



Hygicult Y&F

Hygieniatesti



Mikrobiologinen pintahygieniatesti hiivojen ja homeiden osoittamiseen.

Käyttökohteet	Keittiöiden omavalvontaan, mikrobiologisen puhtauden seurantaan pinnoilta.
Tuoteominaisuudet	Hygicult-viljelylevyssä on molemmin puolin mikrobien kasvamiseen edesauttavaa elatusainetta. Spesifinen elatusaine estää muiden kuin hiivojen ja homeiden kasvamisen alustalla. Luotettava ja tarkka: Kotimainen, tiukat laadunvarmistusnormit täyttävä tuote, joka takaa luotettavat ja toistettavat tulokset. Tulokset ovat vertailukelpoisia perinteisellä maljaviljelyllä saatuihin tuloksiin. Helppokäyttöinen: Käyttövalmis tuote painetaan tutkittavaa pintaa vasten, sivellään näytettä vanutikulla tai upotetaan nesteeseen. Levy inkuboidaan joko huoneenlämmössä tai inkubaattorissa. Nopea ja käyttäjäystävällinen: Kätevä kuljettaa näytteenottokohteeseen mihin vuorokauden aikaan tahansa, koska näyttö ei vaadi minkäänlaisia etukäteisvalmisteluja. Tulos on luettavissa 1-5 vrk kuluttua näytteenotosta inkubointilämpötilasta riippuen.
Käyttö- ja annostusohje	Näyte otetaan painamalla Hygicult-levy suoraan testattavaa pintaa vasten, siirrostamalla näyte elatusaineelle vanutikulla tai kastamalla levy nesteeseen. Levy inkuboidaan joko huoneenlämmössä kolme vuorokautta tai +35-37 °C:ssa yksi vuorokausi. Tulos luetaan vertaamalla kasvutiheyttä mallikarttaan.
Huomioitavaa	Tutustu pakkauksen käyttöohje huolellisesti. Tuotetta ei tule käyttää, jos - elatusaineessa esiintyy värimuutoksia tai kuivumista - elatusaine on irronnut levyä - elatusaineella esiintyy mikrobikasvustoa Kasvustoa ei tule koskettaa, sillä elatusaineella kasvavat pesäkkeet saattavat olla tauteja aiheuttavia.
Varastointi	Hygicult säilytetään huoneenlämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä suojattuna. Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero on merkitty rasiaan.
Valmistusmaa	SUOMI
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Hygicult ei vaikuta haitallisesti tutkittavaan kohteeseen, vaan näytteenottoaikkaa voidaan käyttää normaalisti näytteenoton jälkeenkin.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

1 x 10 kpl

80628

6438115000365

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.