



Hygicult E

Hygieniatesti



Mikrobiologinen pintahygieniatesti enterobakteerien osoittamiseen.

Käyttökohteet

Keittiöiden omavalvontaan, mikrobiologisen puhtauden seurantaan pinnoilta.

Tuoteominaisuudet

Hygicult-viljelylevyissä on molemmin puolin enterobakteerien kasvamiseen edesauttavaa elatusainetta.

Luotettava ja tarkka:

Kotimainen, tiukat laadunvarmistusnormit täyttävä tuote, joka takaa luotettavat ja toistettavat tulokset. Tulokset ovat vertailukelpoisia perinteisellä maljaviljelyllä saatuihin tuloksiin.

Helppokäyttöinen:

Käyttövalmis tuote painetaan tutkittavaa pintaa vasten, sivellään näytettä vanutikulla tai upotetaan nesteeseen. Levy inkuboidaan inkubaattorissa.

Nopea ja käyttäjäystävällinen:

Kätevä kuljettaa näytteenottokohteeseen mihin vuorokauden aikaan tahansa, koska näyttö ei vaadi minkäänlaisia etukäteisvalmisteluja. Tulos on luettavissa 1-2 vuorokauden kuluttua.

Käyttö- ja annostusohje

Näyte otetaan painamalla Hygicult-levy suoraan testattavaa pintaa vasten, siirrostamalla näyte elatusaineelle vanutikulla tai kastamalla levy nesteeseen.

Levy inkuboidaan +35-37 °C:ssa 24-48 h. Tulos luetaan vertaamalla kasvutiheyttä mallikarttaan. Enterokokkibakteerit kasvavat levyllä punaisina pesäkkeinä.

Huomioitavaa

Tutustu pakkauksen käyttöohje huolellisesti.

Tuotetta ei tule käyttää, jos

- elatusaineessa esiintyy värimuutoksia tai kuivumista
- elatusaine on irronnut levyä
- elatusaineella esiintyy mikrobikasvustoa

Kasvustoa ei tule koskettaa, sillä elatusaineella kasvavat pesäkkeet saattavat olla tauteja aiheuttavia.

Varastointi

Hygicult säilytetään huoneenlämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä suojattuna. Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero on merkitty rasiaan.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Hygicult ei vaikuta haitallisesti tutkittavaan kohteeseen, vaan näytteenottoaikkaa voidaan käyttää normaalisti näytteenoton jälkeenkin.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

1 x 10 kpl

80629

6438115000358

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.